

## Instruks for udtræk over aktuelt indhold af prøver i en fryser Regionernes Bio- og GenomBank

### Formål

Denne instruks beskriver, hvordan man kan lave udtræk over indholdet af prøver i en bestemt boks i fryseren. Instruksen kan bruges, hvis man ønsker at skabe overblik over fryserens indhold via modulet, eller hvis man ønsker at lave et konkret udtræk på bestemte fraktioner i en boks.

### Procedure

1. Log ind i registreringsmodulet. Vælg 'SEND' (fig. 1)

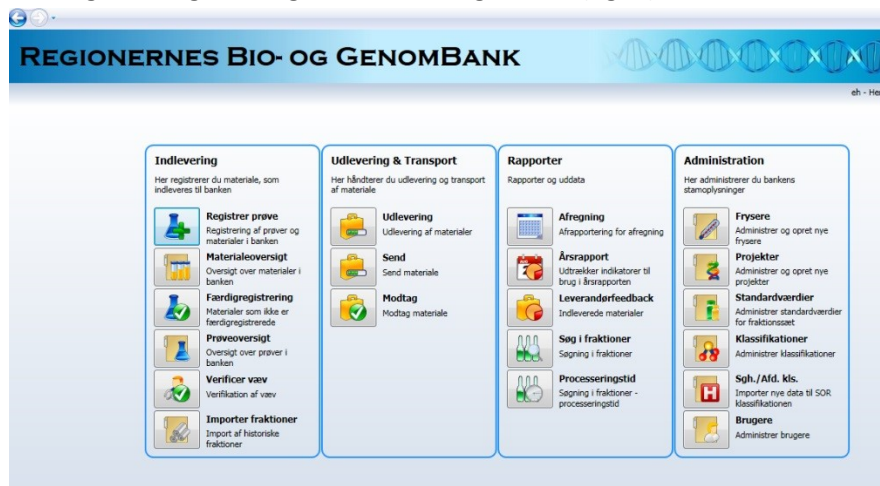


Fig. 1



Fig. 2

2. Vælg opret ny liste. Herefter vælges den fryser hvor indhold eller dele af indhold ønskes kendt. Alle eller enkelte bokse markeres, tryk på 'vælg bokse'
3. Fraktioner bliver synlige ved at vælge KOPIER TIL LISTE
4. Hvis det ønskes kan listen udskrives eller overføres til excel (tryk på relevante knapper nederst til højre), hvorefter en eventuel videre bearbejdning kan foregå
5. VIGTIGT: Tryk **IKKE** på gem
6. Afslut ved at trykke 'Menu' og derpå 'log ud'

Oplysninger om Regionernes Bio- og GenomBank (RBGB) kan fås ved henvendelse til:  
Sekretariatet for Regionernes Bio- og GenomBank, Afdeling for Patologi, Herlev Hospital, Borgmester Ib Juuls Vej 73, Opgang 7, 4. etage, L5, 2730 Herlev. Tlf. (+45): 3868 9132/3868 9812 (i tidsrummet kl. 10-12). E-mail: [RBGB.sekretariat.herlev-og-gentofte-hospital@regionh.dk](mailto:RBGB.sekretariat.herlev-og-gentofte-hospital@regionh.dk)