

Instruks for udskrivning af labels til alle rør i en æske Regionernes Bio- og GenomBank

Formål

Ved indregistrering/import af et stort antal (historiske) prøver er det relevant at kunne printe labels til alle rør i en æske i én arbejdsgang. Denne instruks gennemgår proceduren for dette.

Procedure

1. Log ind som superbruger i Regionernes Bio- og GenomBank og vælg funktionen "Materialeoversigt" (fig. 1)



Figur 1.

Regionernes Biobank

REGIONERNES BIOBANK

Materialeoversigt eh - Herlev Cancerbiobank center

Søg materialer

Materialetype: Fraktionstype:

Formodet primært organ: Laboratorium: Mere...

Patient CPR-nr. Navn:

Periode fra: Periode til: Kun uden fryserplacering:

Status fra: Status til:

FraktionID	Fraktionstype	CPR-nr.	Materialetype	Udkoleringsmetode	Hæmolyse	Nuv. status	Sol den	Ny status	Sol den	Placering	Uktaget den
01DK-1516120-00-15110126.01-01.01	Tært tumor A	170835-1780	Tumor væv			I fryser	31-08-2015 09:25			F1-R2-B9-D7	31-08-2015 08:57
01DK-1516120-00-15110126.01-01.02	Tært tumor A	170835-1780	Tumor væv			I fryser	31-08-2015 09:25			F1-R2-B9-D8	31-08-2015 08:57
01DK-1516120-00-15110126.01-01.03	Tært tumor A	170835-1780	Tumor væv			I fryser	31-08-2015 09:25			F1-R2-B9-D9	31-08-2015 08:57
01DK-1516120-00-15110126.01-01.04	Tært tumor A	170835-1780	Tumor væv			I fryser	31-08-2015 09:25			F1-R2-B9-E1	31-08-2015 08:57
01DK-1516120-00-15110132.01-01.01	Tært tumor A	100353-1208	Tumor væv			I fryser	31-08-2015 10:20			F1-R2-B9-F5	31-08-2015 09:40
01DK-1516120-00-15110132.01-01.02	Tært tumor A	100353-1208	Tumor væv			I fryser	31-08-2015 10:20			F1-R2-B9-F6	31-08-2015 09:40
01DK-1516120-00-15110142.01-01.01	Tært tumor A	220836-1506	Tumor væv			I fryser	31-08-2015 11:17			F1-R2-B9-G8	31-08-2015 11:00
01DK-1516120-00-15110142.01-01.02	Tært tumor A	220836-1506	Tumor væv			I fryser	31-08-2015 11:17			F1-R2-B9-G9	31-08-2015 11:00
01DK-1516120-00-15110161.02-01.01	Tært tumor A	221251-0613	Tumor væv			I fryser	31-08-2015 13:34			F1-R2-B9-H7	31-08-2015 13:26
01DK-1516120-00-15110162.04-01.01	Tært tumor A	051064-0942	Tumor væv			I fryser	31-08-2015 14:55			F1-R2-B9-H9	31-08-2015 13:26
01DK-1516120-00-15110162.04-01.02	Tært tumor A	051064-0942	Tumor væv			I fryser	31-08-2015 14:55			F1-R2-B9-I1	31-08-2015 13:26
01DK-1516120-00-15110169.02-01.01	Tært tumor A	170939-0631	Tumor væv			I fryser	31-08-2015 16:29			F1-R2-B10-A3	31-08-2015 15:25
01DK-1516120-00-15110169.02-01.02	Tært tumor A	170939-0631	Tumor væv			I fryser	31-08-2015 16:29			F1-R2-B10-A4	31-08-2015 15:25
01DK-1516120-00-15110169.02-01.03	Tært tumor A	170939-0631	Tumor væv			I fryser	31-08-2015 16:29			F1-R2-B10-A5	31-08-2015 15:25
01DK-1516120-00-15110169.02-01.04	Tært tumor A	170939-0631	Tumor væv			I fryser	31-08-2015 16:29			F1-R2-B10-A6	31-08-2015 15:25
01DK-1516120-00-15110195.02-01.01	Tært tumor A	310139-1638	Tumor væv			I fryser	01-09-2015 10:30			F1-R2-B10-C1	01-09-2015 08:23
01DK-1516120-00-15110195.02-01.02	Tært tumor A	310139-1638	Tumor væv			I fryser	01-09-2015 10:30			F1-R2-B10-C2	01-09-2015 08:23
01DK-1516120-00-15110195.02-01.03	Tært tumor A	310139-1638	Tumor væv			I fryser	01-09-2015 10:30			F1-R2-B10-C3	01-09-2015 08:23
01DK-1516120-00-15110195.02-01.04	Tært tumor A	310139-1638	Tumor væv			I fryser	01-09-2015 10:30			F1-R2-B10-C4	01-09-2015 08:23

Tilføj FraktionID: Tilføj Sæt status på markerede: Skift status

Gem oversigt som ny liste, eller indlæs liste

Navn: Type: Sag eksisterende liste Gem oversigt som ny liste

Søgeresultat: 368 fraktion(er) fundet

Figur 2.

2. Frem søg de relevante fraktioner ved at søge på f.eks. materialetype, fraktionstype eller projekt samt periode. Det er en fordel at søge bredt, så alle ønskede fraktioner kommer med (fig.2). Sorter på fryserplaceringen ved at trykke på feltet 'placering' øverst i kolonnen

Regionernes Biobank

REGIONERNES BIOBANK

Materialeoversigt eh - Herlev Cancerbiobank center

Søg materialer

Materialestype: Fraktionstype:

Formodet primært organ: Laboratorium: Mere...

Patient CPR-nr. Navn:

Periode fra: Periode til: Kun uden fryserplacering:

Status fra: Status til:

FraktionID	Fraktiontype	CPR-nr.	Materialestype	Lukkeringsmetode	Hæmolyse	Nuv. status	Sat den	Ny status	Sat den	Placering	Uktaget den
01DK-1516120-00-15110482.01-01.02	Tørt tumor A	180148-2879	Tumor væv			I fryser	07-09-2015 14:33			F1-R3-B2-F4	07-09-2015 10:04
01DK-1516120-00-15110482.01-01.03	Tørt tumor A	180148-2879	Tumor væv			I fryser	07-09-2015 14:33			F1-R3-B2-F5	07-09-2015 10:04
01DK-1516120-00-15110482.01-01.04	Tørt tumor A	180148-2879	Tumor væv			I fryser	07-09-2015 14:33			F1-R3-B2-F6	07-09-2015 10:04
01DK-1516120-00-15110483.01-01.01	Tørt tumor A	190124-0252	Tumor væv			I fryser	07-09-2015 13:37			F1-R3-B2-B7	07-09-2015 11:50
01DK-1516120-00-15110483.01-01.02	Tørt tumor A	190124-0252	Tumor væv			I fryser	07-09-2015 13:37			F1-R3-B2-B8	07-09-2015 11:50
01DK-1516120-00-15110483.01-01.03	Tørt tumor A	190124-0252	Tumor væv			I fryser	07-09-2015 13:37			F1-R3-B2-B9	07-09-2015 11:50
01DK-1516120-00-15110483.01-01.04	Tørt tumor A	190124-0252	Tumor væv			I fryser	07-09-2015 13:37			F1-R3-B2-C1	07-09-2015 11:50
01DK-1516120-00-15110484.01-01.01	Tørt tumor A	020553-0541	Tumor væv			I fryser	07-09-2015 14:04			F1-R3-B2-D5	07-09-2015 12:05
01DK-1516120-00-15110484.01-01.02	Tørt tumor A	020553-0541	Tumor væv			I fryser	07-09-2015 14:04			F1-R3-B2-D6	07-09-2015 12:05
01DK-1516120-00-15110484.01-01.03	Tørt tumor A	020553-0541	Tumor væv			I fryser	07-09-2015 14:04			F1-R3-B2-D7	07-09-2015 12:05
01DK-1516120-00-15110484.01-01.04	Tørt tumor A	020553-0541	Tumor væv			I fryser	07-09-2015 14:04			F1-R3-B2-D8	07-09-2015 12:05
01DK-1516120-00-15110487.04-01.01	Tørt tumor A	261036-1792	Tumor væv			I fryser	07-09-2015 14:49			F1-R3-B2-G2	07-09-2015 13:42
01DK-1516120-00-15110487.04-01.02	Tørt tumor A	261036-1792	Tumor væv			I fryser	07-09-2015 14:49			F1-R3-B2-G3	07-09-2015 13:42
01DK-1516120-00-15110491.01-01.01	Tørt tumor A	190740-1185	Tumor væv			I fryser	07-09-2015 15:02			F1-R3-B2-H5	07-09-2015 12:30
01DK-1516120-00-15110491.01-01.02	Tørt tumor A	190740-1185	Tumor væv			I fryser	07-09-2015 15:02			F1-R3-B2-H6	07-09-2015 12:30
01DK-1516120-00-15110491.01-01.03	Tørt tumor A	190740-1185	Tumor væv			I fryser	07-09-2015 15:02			F1-R3-B2-H7	07-09-2015 12:30
01DK-1516120-00-15110491.01-01.04	Tørt tumor A	190740-1185	Tumor væv			I fryser	07-09-2015 15:02			F1-R3-B2-H8	07-09-2015 12:30
01DK-1516120-00-15110507.01-01.01	Tørt tumor A	030950-0547	Tumor væv			I fryser	07-09-2015 16:13			F1-R3-B3-A3	07-09-2015 15:00
01DK-1516120-00-15110507.01-01.02	Tørt tumor A	030950-0547	Tumor væv			I fryser	07-09-2015 16:13			F1-R3-B3-A4	07-09-2015 15:00

Tilføj FraktionID: Tilføj Sæt status på markerede: Skift status

Gem oversigt som ny liste, eller indlæs liste

Navn: Type: Sag eksisterende liste Gem oversigt som ny liste

Søgesultat: 368 fraktion(er) fundet

Figur 3.

3. Marker de relevante fraktioner ved at klikke på den første fraktion i æsken (A1), hold 'shift' nede, scroll ned og klik på sidste fraktion i æsken (I9) (fig.3)
4. Tryk på knappen 'Udskriv labels' øverst til højre. Alle labels printes nu ud på en gang
5. Tjek at alle ønskede labels er printet
6. Afslut ved at logge ud af modulet

Oplysninger om Regionernes Bio- og GenomBank (RBGB) kan fås ved henvendelse til:

Sekretariatet for Regionernes Bio- og GenomBank, Afdeling for Patologi, Herlev Hospital, Borgmester Ib Juuls Vej 73, Opgang 7, 4. etage, L6, 2730 Herlev. Tlf. (+45): 3868 9132/3868 9812 .E-mail: RBGB.sekretariat.herlev-oq-gentofte-hospital@regionh.dk